

**描述:** 橙绿变色染料 (OG Dye) 以烘干的形式预加在八联管盖上。本管用于 LAMP 扩增反应, 当反应结束时, 将 0.2 ml EP 管颠倒, 并溶解位于管盖上的 OG 染料后。LAMP 的反应产物将与 OG 染料形成绿色肉眼可见变色反应 (阳性), 而未扩增的 EP 管为深橙色 (阴性)。本试剂管常温长期保存。

**保存:** 室温避光储存, 2 年内有效。

### 使用注意事项:

在配制完 LAMP 反应体系后, 轻弹 EP 管底部后, 再盖上 OG 橙绿变色管, 盖上管盖后务必不能再剧烈混合与倒置, 以防止将管盖上的 OG 染料溶解, OG 染料一旦混入反应液中将会终止 LAMP 反应。